



# DUROVAL<sup>®</sup> KROPELKA TH 0,1

Nr kat. 400007 cały zestaw

## Najprostszy zestaw do analizy twardości ogólnej wody 1 kropla = 0,1°n

1. Napełnij probówkę badaną wodą do znaku 10 ml.
2. Dodawaj indykator po 1 kropli mieszając aż do przełamania barwy z różowej na zieloną.
3. Ilość dodanych kropli oznacza twardość ogólną wody w dziesiątych częściach stopnia niemieckiego.

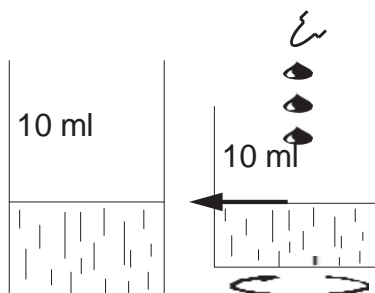

1  = 0,1 °dH

rot → grün red → green	°dH	°f	ppm CaCO <sub>3</sub>
1	0,1	0,18	1,79
2	0,2	0,36	3,57
3	0,3	0,54	5,35
4	0,4	0,71	7,14
5	0,5	0,89	8,92
6	0,6	1,07	10,71
7	0,7	1,25	12,49
8	0,8	1,43	14,28
9	0,9	1,61	16,06
10	1,0	1,79	17,85



### Znak piktogram GHS07 Substancje drażniące

Hasło ostrzegawcze :Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności :

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.