


Wymiana głowicy pompy Testomat® 808

Ilustracje przykładowe.

Kolory węży, głowic pomp i kabli mogą się różnić



Zabezpieczenie przed przekręceniem

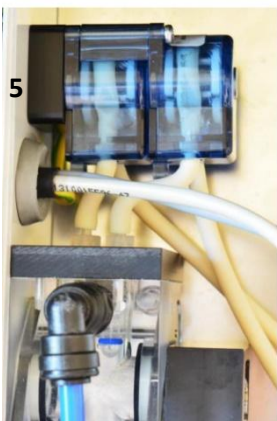

Częstotliwość konserwacji głowicy pompy

Zalecamy wymianę głowicy pompy po 2 latach, ponieważ wydajność głowicy pompy może zmniejszyć się przez zużycie. Wymień ją w każdym przypadku, gdy wyświetli się komunikat o konieczności wymiany głowicy pompy.

Wymiana głowicy pompy

Wymij głowicę pompy postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odepnij przewody węży od złączek węzowych (1), (2).
3. Odkręć dwie śruby (3) na głowicy pompy i odepnij głowicę pompy od wału silnika.
4. Zamontuj nową głowicę pompy w następujący sposób:
5. Włącz urządzenie.
6. Naciśnij przycisk Pauza, aby urządzenie przełączyło się w tryb gotowości.
7. Naciśnij przycisk Hand przez 2 sekundy, aby uruchomić silnik.
8. Naciśnij przycisk Hand ponownie, aby zatrzymać wał, gdy spłaszczona strona znajduje się z przodu. Jeśli wał nie znajduje się jeszcze w odpowiedniej pozycji, powtórz czynność.
9. Wsuń nową głowicę pompy na wał. Zachowaj ostrożność, aby się nie obróciła.
10. Zakręć śruby (3).
11. Podłącz długi wężyk ponownie do butelki indykatora, a krótki wężyk do komory pomiarowej.
12. Odpowietrz wężyki z indykatorem przed dalszymi analizami.
13. Naciśnij przycisk Hand przez 2 sekundy.


Ochrona przed obroceniem

Podczas instalacji zwróć uwagę na ochronę przed obroceniem na wałku silnika i na głowicy pompy! Otwór i wałek mają każdy w jednym miejscu płaską powierzchnię i pasują tylko w jednej pozycji.

Zmień z zestawem do konwersji (starsze urządzenia)

Aby wymienić starsze urządzenia (do numeru urządzenia 256601), potrzebny jest zestaw do konwersji głowicy pompy Testomat® 808 (nr art. 40363)

Zawartość zestawu do konwersji głowicy pompy

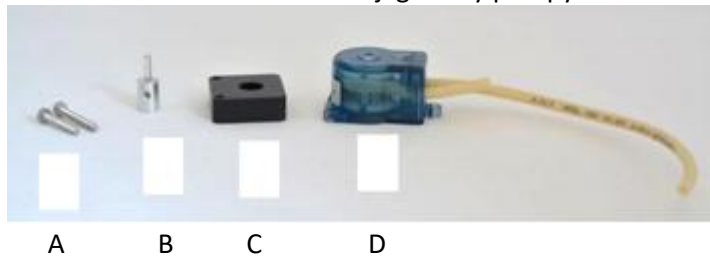

A: Śruby M3x20, M3x25

B: przedłużenie wału

C: płytki dystansowa

D: Głowica pompy z przewodem Klucz imbusowy 1,5 mm




Wykonaj powyższe kroki do kroku 8, a następnie :

- Nasuń przedłużenie wału na wał tak, aby trzpień gwintowany (4) był skierowany do przodu.
- Dokręć kołek gwintowany (4) kluczem imbusowym 1,5 mm.
- Nasuń płytę adaptera (5) na przedłużenie wału.
- Wsuń nową głowicę pompy na przedłużenie wału.
Zwróć uwagę na zabezpieczenie przed przekręceniem!
- Wkręć śrubę M3x20 z tyłu u góry i śrubę M3x25 z przodu u góry (6).
- Kontynuuj kroki od 11 do 13, jak opisano powyżej.

Potwierdzenie komunikatu o konserwacji głowicy pompy

Potwierdzenie komunikatu o konserwacji powoduje również zresetowanie licznika głowicy pompy.

1. Wyłącz urządzenie, aby potwierdzić komunikat.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Syrena podczas włączania.
Spowoduje to zresetowanie komunikatu o konserwacji głowicy pompy.

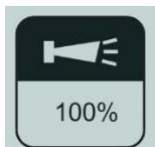

Test szczelności

Woda wydostająca się z miejsc uszczelnień może spowodować uszkodzenie części urządzenia!

Przed pierwszą analizą wykonaj test szczelności w następujący sposób:

1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości.
2. Przepłucz wężyki, naciskając krótko przycisk Płukanie.
3. Sprawdź wszystkie połączenia i punkty uszczelnienia pod kątem wycieków.

Odpowietrzenie wężyków indykatora

Aby był indykator gotowy do pierwszej analizy, wąż ssący i tłoczny muszą być wypełnione indykatorem od pompy do komory pomiarowej.

1. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk Pauza. Funkcję czuwania włącza się lub wyłącza krótkim naciśnięciem przycisku. Gdy funkcja jest aktywna, dioda nad przyciskiem miga.
2. Aby odpowietrzyć, naciśnij przycisk ręczny długim naciśnięciem przycisku (ok. 2 sekundy). Pompa dozująca zaczyna działać.
3. Pozwól pompce pracować, aż z dozownika przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza. Następnie ponownie naciśnij przycisk ręczny na około 2 sekundy, aby wyłączyć pompę.
4. Podczas pracy pompa automatycznie zasysa indykator.



Dokonaj aktualizacji oprogramowania do wersji 45-015 lub nowszej.

Właścicielem polskiej wersji instrukcji jest Perfect Water Systems Sp.z o.o.

Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie na użytek inny niż własny, bez wiedzy i zgody firmy Perfect Water Systems Sp.z o.o. zabronione