

# TESTOVAL<sup>®</sup> CHROM<sup>VI</sup>

Nr kat. 410532 cały zestaw

Nr kat. 410533 zestaw uzupełniający odczynników i czerwona łyżeczka

Nr kat. 410534 kuweta z paletą barw

## Kolorymetryczny zestaw do analizy zawartości chromu Cr<sup>VI</sup> w wodzie w zakresie 0 – 5 mg/l

### Instrukcja użycia

1. Wyjmij kuwetę z zestawu pomiarowego i napełnij ją próbką wody do kreski (próbki z wodą mętną należy wcześniej przefiltrować).
2. Dodaj 4 krople odczynnika A i 8 kropli odczynnika B, następnie wymieszaj czerwoną łyżeczką.
3. Po 1 minucie dodaj 10 kropli odczynnika B do próbki wody i ponownie wymieszaj.
4. Włóż ponownie kuwetę do zestawu pomiarowego.
5. Po upływie 3 minut przenieś naczynie pomiarowe pod światło lub jasne tło i porównaj kolor roztworu badanej próbki do załączonej palety, odczytaj wartość pomiaru w ppm Cr, która jest oznaczona odpowiednim kolorem.
6. Jeśli kolor środkowego pola jest bardziej intensywny niż kolor z palety o najwyższej wartości, należy rozcieńczyć próbkę wody w stosunku 1:10.  
W tym celu napełnij probówkę próbką wody do oznaczenia 1 ml, następnie dodaj wodę niezawierającą chlorków (np. wodę destylowaną) do górnego znaku 10 ml, przelej rozcieńczoną próbkę do kuwety i przeprowadź test w sposób opisany powyżej.  
Uzyskaną wartość w tym przypadku należy pomnożyć przez 10.



**Importer i dystrybutor : Perfect Water Systems Sp. z o.o., Warszawa tel. +48 22 843 69 96  
[www.perfectwater.com.pl](http://www.perfectwater.com.pl)**

## IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### Odczynnik A

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CL

### Odczynnik B

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008



GHS05 substancje korodujące metale, substancje żrące

H290 Może powodować korozję metali



GHS07 substancje drażniące

H315 Działa drażniąco na skórę

H319 Działa drażniąco na oczy.

Hasło ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem